

實驗場所排氣櫃操作使用說明：

1. 應保持排氣櫃內部清潔。
2. 排氣櫃開口附近不宜堆置物品阻礙空氣流入，也不宜有明顯的干擾氣流(例如在室內吹電風扇)，以免影響排氣櫃開口流場。
3. 人員若須行經排氣櫃開口附近時，動作宜緩慢且最好遠離排氣櫃開口，以免人行進造成的氣流將排氣櫃內的空氣有害物捲出。
4. 嚴禁將排氣櫃當揮發性藥品櫃使用，化學藥品未分類貯存恐有爆炸或火災意外發生之虞，具高度揮發性、易燃性或腐蝕性者，應購置專用(抽氣式)藥品櫃。
5. 從事具危險性或有害性之實驗應於排氣櫃內操作，且實驗場所『不得』無人在場。
6. 排氣櫃拉門高度應低於操作人員呼吸帶的高度。
7. 故障情形發生時，應將問題與故障排除方法填寫於自動檢查表中，以供實驗場所人員參考處理。
8. 抽氣櫃勿長期運轉不關機，此舉將造成室內冷氣經排氣櫃排出，使得各樓層冷氣嚴重不足。